

Printer Driver

Guia de configuração

Este manual descreve a configuração dos controladores da impressora para o Windows 7, Windows Vista, Windows XP e Windows 2000.

Antes de utilizar o software

Antes de utilizar o controlador da impressora, certifique-se de que lê o ficheiro “Readme”.

UP-DR80MD

Os ecrãs utilizados para descrever a configuração neste guia assumem que a impressora UP-DR80MD está ligada a um computador com Windows Vista.

Configurar a impressora

Antes de começar a imprimir a partir das aplicações, abra o ecrã de definições da impressora e configure as definições.

Pode abrir o ecrã de definições da impressora através de um dos métodos seguintes.

- No menu [Start], seleccione [Control Panel] e depois o menu [Printer] (menu [Start], de seguida [Devices and Printers] para o Windows 7; menu [Start], de seguida [Printers and Faxes] para o Windows XP; menu [Start], [Settings], de seguida [Printers] para o Windows 2000). Seleccione o ícone da impressora para a Sony UP-DR80MD e, de seguida, seleccione [Select printing preferences] a partir da barra de comandos ([Printing preferences], clicando com o botão direito do rato no ícone da impressora para o Windows 7; [Printing Preferences] a partir do menu [File] para o Windows XP e Windows 2000). As definições que aqui configurar são utilizadas como as predefinições quando imprimir a partir de aplicações.
- No menu [File] da sua aplicação, clique no comando utilizado para configurar a impressora. As definições assim configuradas apenas permanecem válidas até que feche a aplicação.

Este manual descreve os separadores que surgem no ecrã de definições UP-DR80MD.

Separador [Paper]

Definições básicas relacionadas com a impressão.

Separador [Graphics]

Utilizado para configurar o cinzento, luz e outras definições relacionadas com a qualidade de imagem.

Separador [Message]

Utilizado para configurar as definições relacionadas com as caixas de diálogo de mensagens.

Definições do separador [Paper]

Configure as definições básicas relacionadas com a impressão.



Paper Size

O tamanho de papel que pode ser utilizado com esta impressora e o tamanho de impressão máximo são os seguintes.

Paper Size	Tamanho máximo de impressão
Letter	2.464 × 3.192 pixels
A4	2.392 × 3.400 pixels

Orientation

Selecione [Portrait] ou [Landscape] como a orientação de impressão.

Copies

Pode definir um valor entre 1 e 10.

Scale

Especifica a escala das impressões. Pode definir a escala entre 25 e 400%.

Printer Info

Apresenta informação relacionada com a impressora actualmente ligada.

Save Settings

Guarda todas as configurações de definição de impressão para um ficheiro.

Load Settings

Carrega as configurações de definição guardadas a partir de um ficheiro.

About

Apresenta as informações da versão deste controlador de impressão.

Restore Defaults


Repõe todas as predefinições do separador [Paper].

Definições do separador [Graphics]

Selecione [Color Balance], [Lightness], [Color Correction] ou [Gray Balance] na lista [Color Adjust] para alterar estas definições.

Color Balance


Ajusta o equilíbrio de cores. Ajuste a definição movendo cursor para esquerda ou para a direita. Também pode efectuar regulações introduzindo os valores na caixa à direita. Os efeitos de ajustes são reflectidos na imagem de pré-visualização no canto superior direito.

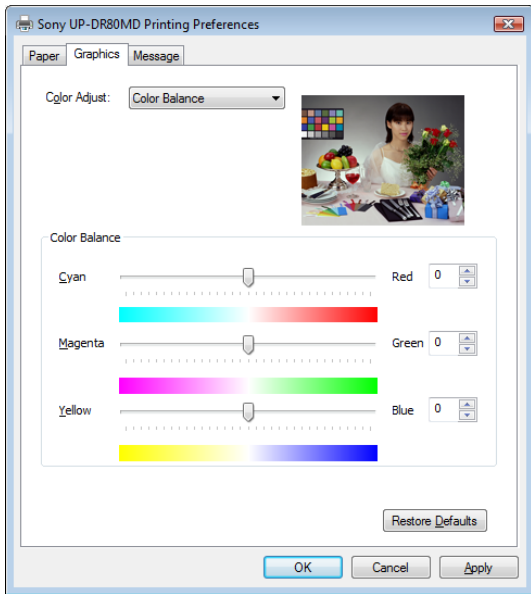

Lightness

Ajusta a luminosidade. Ajuste a definição movendo cursor para esquerda ou para a direita. Também pode efectuar regulações introduzindo os valores na caixa à direita.

Os efeitos de ajustes são reflectidos na imagem de pré-visualização no canto superior direito. No entanto, os efeitos de ajustes da nitidez não são reflectidos.

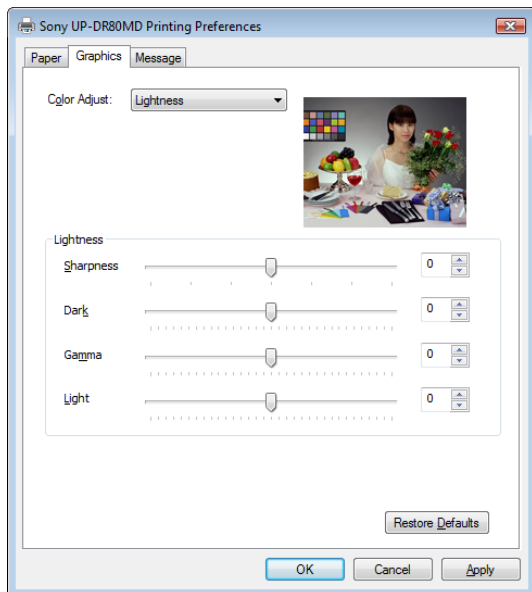

Sharpness

Ajusta a nitidez dos contornos da imagem. Os contornos das imagens ficam mais nítidos à medida que a definição é aumentada.

Dark

Ajusta a escala dos tons escuros.

Gamma


Ajusta a escala dos tons médios.

Light

Ajusta a escala dos tons claros.

Color Correction

Selecione o método a utilizar para a correcção da cor. Os efeitos destas definições não se reflectem na imagem de pré-visualização em cima, à direita.

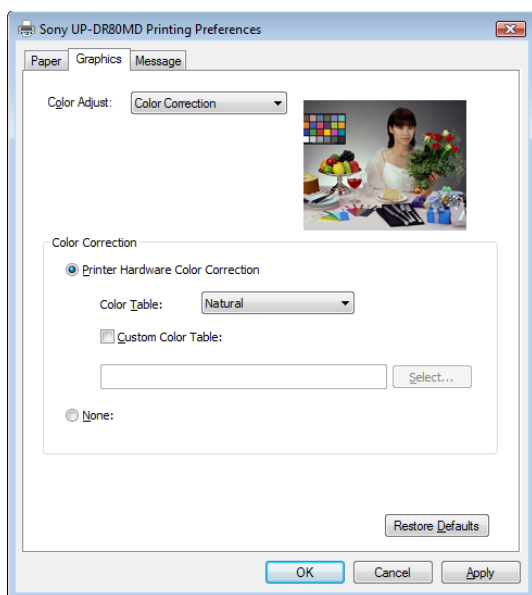

Printer Hardware Color Correction

A impressora corrige a cor.

None

Não é executada nenhuma correcção de cor do hardware da impressora.

Color Table

Selecione a tabela de cor interna da impressora.

Natural: Executa a correcção adequada para imagens compatíveis com sRGB.

CG: Executa a correcção adequada para imagens CG.


Custom Color Table

Selecione quando utilizar uma tabela de cor diferente da tabela de cor interna da impressora.

Gray Balance

Use este separador para regular a tonalidade de uma imagem impressa, de modo a fazê-la coincidir com a tonalidade no monitor.

De igual modo, sempre que substituir a fita de tinta e colocar papel, pode regular o equilíbrio de cinzentos para rectificar eventuais desfasamentos entre o par. Os efeitos de ajustes são reflectidos na imagem de pré-visualização no canto superior direito.

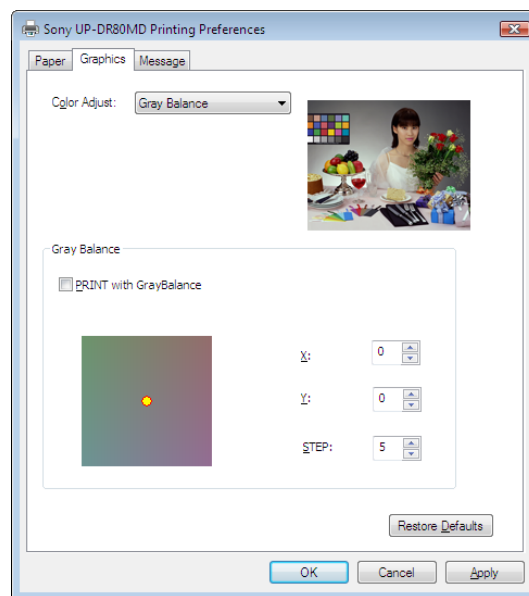

PRINT with GrayBalance

Quando se selecciona esta caixa, é criada uma impressão de equilíbrio de cinzentos para os dados de impressão.

X, Y

Ajusta o equilíbrio de cinzentos definindo as coordenadas X e Y para o gráfico do equilíbrio de cinzentos no canto inferior esquerdo. A predefinição para ambas as definições é 0 e o equilíbrio de cinzentos não é ajustado nesta definição.

Os efeitos de ajustes são reflectidos na imagem de pré-visualização no canto superior direito.


STEP

Especifique a quantidade incremental de alteração em equilíbrio de cinzentos para impressões com equilíbrio de cinzentos. A predefinição é 5.

Defina um valor mais baixo quando efectuar ajustes precisos de equilíbrio de cinzentos e defina um valor mais alto quando efectuar ajustes mais genéricos.

Para imprimir o equilíbrio de cinzentos como uma referência para ajuste, selecione a caixa [PRINT with GrayBalance] e imprima. Quando o fizer, será apresentada a caixa de diálogo seguinte. Especifique a zona que será utilizada para confirmar a tonalidade, arrastando o quadro (janela de selecção) na imagem de pré-visualização. Pode ajustar o tamanho do quadro, ajustando a definição [Frame Size]. Pode também alterar a cor do quadro, ajustando a definição [Frame Brightness].

Moldura (janela de selecção)

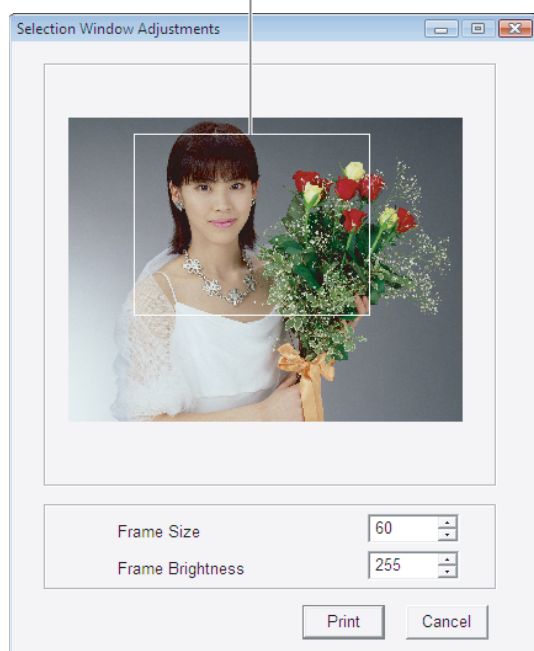

Se clicar no botão [Print], é impressa a área da imagem abrangida pela janela de selecção no formato de 5 x 5 células. Selecione a imagem com o melhor equilíbrio de cinzentos a partir das 25 imagens que são impressas e introduza as coordenadas X e Y (X,Y) impressas sob essa imagem para as definições [X] e [Y].

Restore Defaults


Repõe todas as definições alteradas no separador [Graphics] para as respectivas predefinições.

Nota

Pode existir algumas diferenças na qualidade de imagem e cores entre a imagem de pré-visualização e a verdadeira imagem impressa. Isto deve-se a diferenças que possam existir nos métodos de produção das cores e ambientes de apresentação. As imagens de pré-visualização só devem ser utilizadas como um guia.

Definições do separador [Message]

Selecione a posição no visor das caixas de diálogo das mensagens.

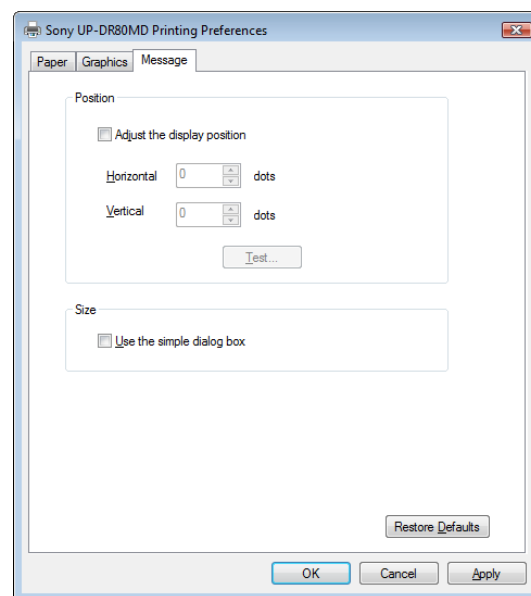

Adjust the display position

Selecione esta caixa de verificação para ajustar a posição de apresentação das caixas de diálogo das mensagens. A caixa de diálogo é apresentada na posição definida pelos valores especificados nas caixas [Horizontal] e [Vertical].

Predefinição: A opção [Adjust the display position] não está assinalada. (As caixas de diálogo de mensagens são apresentadas no centro do ecrã.)

Horizontal e Vertical

Define a posição das caixas de diálogo das mensagens, utilizando o canto superior esquerdo do ecrã como a origem.

A caixa de diálogo de mensagens é apresentada na posição definida pelos valores especificados aqui.

Test

Clique neste botão para apresentar a caixa de diálogo das mensagens na posição definida pelos valores [Horizontal] e [Vertical], que permite verificar a precisão da respectiva posição.

Use the simple dialog box

Selecione esta caixa de verificação para apresentar caixas de diálogo das mensagens de tamanho mais pequeno.

Restore Defaults

Repõe todas as definições alteradas no separador [Message] para as respectivas predefinições.